



SOUTIRAGE D'AZOTE LIQUIDE



Pour remplir votre récipient :

Ouvrez **progressivement** la vanne

Tenez ou fixez la canne de remplissage

Évitez les **projections** et **débordements**

Versez **lentement** le liquide

Ne respirez pas les **vapeurs** d'azote

Aérez la pièce

Port de vêtements et chaussures qui couvrent la peau (blouse manches baissés, chaussures fermées),
gants pour azote liquide et lunettes de sécurité ou écran facial OBLIGATOIRE.

